

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
ЛИЦЕЙ № 173

620144, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 21 тел/факс. 8(343)257-53-28
E-mail: liceum-173@yandex.ru

Согласовано:
Председатель
профсоюзной организации
МАОУ - лицей № 173
«31» августа 2020 г. В.И. Мищикина



Утверждаю:
Директор МАОУ - лицей № 173
С.В. Куницкая
Приказ № 44/19
От «26» августа 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИОТ - О - 065

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ РАБОТЕ С ВЫТЯЖНЫМ ШКАФОМ

Екатеринбург, 2020

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция предназначена для учащихся при работе с вытяжным шкафом при проведении лабораторных занятий в кабинете химии.

1.2. К работе с вытяжным шкафом в кабинете химии допускаются ученики, прошедшие медосмотр, вводный инструктаж, а также инструктаж непосредственно на рабочем месте.

1.3. При работе с вытяжным шкафом в кабинете химии необходимо выполнять:

- требования «Инструкции по охране труда для учащихся при проведении лабораторных занятий в кабинете химии»;
- режим учебных занятий;
- требования по обеспечению пожаробезопасности;
- правила личной гигиены;
- указания преподавателя.

1.4. При работе с вытяжным шкафом наибольшую опасность представляет возможность получения травм при несоблюдении правил безопасности.

1.5. При получении травмы или плохом самочувствии необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю.

1.6. Выполнение требований настоящей инструкции является обязательным.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов.

2.2. Наружным осмотром проверить отсутствие повреждений вытяжного шкафа, исправность элементов, фиксирующих створки шкафа в поднятом состоянии, работу системы вентиляции.

2.3. Расположить все оборудование на рабочем месте в строгом порядке, исключая возможность его падения или опрокидывания.

2.4. Перед началом выполнения работы изучить ее ход выполнения, а также получить разрешение преподавателя.

2.5. При обнаружении каких-либо неисправностей, неполадок или неясных моментов в предстоящей работе необходимо до начала ее выполнения обратиться к преподавателю.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Створки вытяжного шкафа при выполнении работы держать максимально закрытыми (оставив лишь минимальный зазор для тяги).

3.2. Открывать створки только на время, необходимое для доступа к установленным в шкафу приборам и оборудованию и только на необходимую для этого высоту, но не более чем на половину проема.

3.3. Поднятые створки надежно фиксировать с помощью соответствующих специальных приспособлений.

3.4. Неиспользуемые створки шкафа держать постоянно закрытыми.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4. 1. При поломке оборудования шкафа, створок, приспособлений для фиксации створок, системы вентиляции шкафа немедленно прекратить его использование и сообщить об этом преподавателю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания выполнения работы:

- разобрать опытную установку;
- убрать из шкафа все оборудование;
- закрыть створки шкафа;
- убрать отходы;
- навести порядок на рабочем месте;
- сдать оборудование, инвентарь, реактивы;
- умыться теплой водой с мылом.

5.2. Обо всех недостатках, обнаруженных в ходе занятий, и имеющихся замечаниях необходимо сообщить преподавателю.